

ナノトラップ[®]ProⅡ 小麦 食品反応性データ

2026年7月 作成

ロット番号：PGT040 -

ジャンル	対象食品	15分検査法	30分検査法
穀類	上新粉	-	-
	うるち米	-	-
	発芽玄米	-	-
	もち米	-	-
	そば	-	-
	ひえ	-	-
	あわ	-	-
	きび	-	-
	小麦粉	+	+
	ライ麦	+	+
	大麦	+	+
	大麦麦芽	-	-
	オーツ麦	+	+
	はと麦	-※	-※
	とうもろこし（乾燥）	-	-
	アマランサス	-	-
	キヌア	-	+
いも及び でん粉類	サゴヤシ粉	-	-
	山芋	-	-
	ばれいしょでんぷん	-	-
豆類	大豆	-	-
	小豆	-	-
	大正金時	-	-
	虎豆	-	-
	そらまめ	-	-

ジャンル	対象食品	15分検査法	30分検査法
種実類	落花生	-	-
	アーモンド（ロースト）	-	-
	カシューナッツ（ロースト）	-	-
	マカダミアナッツ（ロースト）	-	-
	ピスタチオ（ロースト）	-	-
	クルミ（ロースト）	-	-
	ペカンナッツ（ロースト）	-	-
	いりごま（白）	-	-
	いりごま（黒）	-	-
	とうもろこし	-	-
	トマト	-	-
野菜類	タマネギ	-	-
	ほうれん草	-	-
果実類	オレンジ	-	-
	キウイ	-	-
	リンゴ	-	-
	もも	-	-
	バナナ	-	-
	ココナッツミルク	-	-
きのこ類	マッシュルーム	-	-
藻類	焼きのり	-	-
	ひじき（茹で）	-	-
	わかめ（生）	-	-
	昆布（日高） 200倍抽出	-	-

ジャンル	対象食品	15分検査法	30分検査法
魚介類	鮭	-	-
	鯖	-	-
	イカ	-	-
	タコ	-	-
	ブラックタイガー（加熱）	-	-
	ズワイガニ（加熱）	-	-
	ホタテ貝柱	-	-
	たらこ	-	-
	いくら	-	-
	牛肉	-	-
肉類	鶏肉	-	-
	豚肉	-	-
鶏卵	鶏卵	-	-
	鶏卵（加熱）	-	-
乳類	乾燥全卵	-	-
	牛乳	-	-
し好飲料	スキムミルク	-	-
	コーヒー豆	-	-
	ココアパウダー	-	-
	緑茶	-	-
香辛料類	クミン	+	+
	ポピーシード	-	-
	ブラックペッパー	-	-
	ホワイトペッパー	-	-
	赤とうがらし	-	-
	しょうが	-	-
	シナモン	-	-
	コリアンダー	-	-
	うこん	-	-
増粘多糖 類	ローメトキシルペクチン 50倍抽出	-	-
	グアーガム1000倍抽出	-	-
その他	ゼラチン	-	-

検査結果	
-	陰性
+	陽性

※ 検査溶液が流れにくい場合があります。

ナノトラップProⅡの取扱説明書に従い〔加熱抽出法〕で抽出し、検査をしました（増粘多糖類、昆布（日高）を除く）。

これらの検査結果はキットのロット番号の違い、検体の品種・産地により変動する可能性があります。