

ナトラップ[®]Pro II 大豆 食品反応性データ

2022年9月 作成

ロット番号：PSY001～

ジャンル	対象食品	検査結果
穀類	上新粉	-
	うるち米	-
	発芽玄米	-
	もち米	-
	そば	-
	ひえ	-
	あわ	-
	きび	-
	小麦粉	-
	ライ麦	-
	大麦	-
	大麦麦芽	-
	オーツ麦	-
	はと麦	-※
	とうもろこし（乾燥）	-
	アマランサス	-
	キヌア	-
いも及び でん粉類	サゴヤシ粉	-
	山芋	-
	ばれいしょでんぷん	-
豆類	大豆	+
	小豆	-
	大正金時	-
	虎豆	-
	そらまめ	-

ジャンル	対象食品	検査結果
種実類	落花生	-
	アーモンド（ロースト）	-
	カシューナッツ（ロースト）	-
	マカダミアナッツ（ロースト）	-
	ピスタチオ（ロースト）	-
	クルミ（ロースト）	-
	ペカンナッツ（ロースト）	-
	いりごま（白）	-
	いりごま（黒）	-
	とうもろこし	-
野菜類	トマト	-
	タマネギ	-
	ほうれん草	-
果実類	オレンジ	-
	キウイ	-
	リンゴ	-
	もも	-
	バナナ	-
きのこ類	ココナッツミルク	-
	マッシュルーム	-
藻類	焼きのり	-
	ひじき（茹で）	-
	わかめ（生）	-
	昆布（日高） 200倍抽出	+

ジャンル	対象食品	検査結果
魚介類	鮭	-
	鯖	-
	イカ	-
	タコ	-
	ブラックタイガー（加熱）	-
	ズワイガニ（加熱）	-
	ホタテ貝柱	-
	たらこ	-
肉類	いくら	-
	牛肉	-
	鶏肉	-
鶏卵	豚肉	-
	鶏卵	-
	鶏卵（加熱）	-
乳類	乾燥全卵	-
	牛乳	-
嗜好飲料	スキムミルク	-
	コーヒー豆	-
	ココアパウダー	-
香辛料類	緑茶	-
	クミン	-
	ポピーシード	-
	ブラックペッパー	-
	ホワイトペッパー	-
	赤とうがらし	-
	しょうが	-
	シナモン	-
	コリアンダー	-
	うこん	-
増粘多糖類	ローメトキシルペクチン 50倍抽出	-
	グアーガム1000倍抽出	-
その他	ゼラチン	-

検査結果	
-	陰性
+	陽性

※検査溶液が流れにくい場合があります。

ナトラップPro II の取扱説明書に従い〔推奨抽出法〕で抽出し、検査をしました（増粘多糖類、昆布（日高）を除く）。

これらの検査結果はキットのロット番号の違い、検体の品種・産地により変動する可能性があります。