

ナノトラップ[®]Pro II くるみ 食品反応性データ

2026年6月 作成

ロット番号：PWL017 -

ジャンル	対象食品	検査結果
穀類	上新粉	-
	うるち米	-
	発芽玄米	-
	もち米	-
	そば	-
	ひえ	-
	あわ	-
	きび	+
	小麦粉	-
	ライ麦	-
	大麦	-
	大麦麦芽	-
	オーツ麦	-
	はと麦	-※
	とうもろこし（乾燥）	-
	アマランサス	-
	キヌア	-
いも及び でん粉類	サゴヤシ粉	-
	山芋	-
	はれいしょでんぷん	-
豆類	大豆	-
	小豆	-
	大正金時	-
	虎豆	-
	そらまめ	-

ジャンル	対象食品	検査結果
種実類	落花生	-
	アーモンド（ロースト）	-
	カシューナッツ（ロースト）	-
	マカダミアナッツ（ロースト）	-
	ピスタチオ（ロースト）	-
	クルミ（ロースト）	+※1
	ペカンナッツ（ロースト）	+
	いりごま（白）	-
	いりごま（黒）	-
	とうもろこし	-
野菜類	トマト	-
	タマネギ	-
	ほうれん草	-
	オレンジ	-
果実類	キウイ	-
	リンゴ	-
	もも	-
	バナナ	-
	ココナッツミルク	-
	マッシュルーム	-
きのこ類	焼きのり	-
藻類	ひじき（茹で）	+
	わかめ（生）	-
	昆布（日高） 200倍抽出	-

ジャンル	対象食品	検査結果
魚介類	鮭	-
	鯖	-
	イカ	-
	タコ	-
	ブラックタイガー（加熱）	-
	ズワイガニ（加熱）	-
	ホタテ貝柱	-
	たらこ	-
	いくら	-
	牛肉	-
肉類	鶏肉	-
	豚肉	-
鶏卵	鶏卵	-
	鶏卵（加熱）	-
	乾燥全卵	-
乳類	牛乳	-
	スキムミルク	-
嗜好飲料	コーヒー豆	-
	ココアパウダー	-
	緑茶	-
香辛料類	クミン	-
	ポピーシード	-
	ブラックペッパー	-
	ホワイトペッパー	-
	赤とうがらし	-
	しょうが	-
	シナモン	-
	コリアンダー	-
	うこん	-
	ローメキシシルベクチン 50倍抽出	-
増粘多糖 類	グアーガム1000倍抽出	-
その他	ゼラチン	-

検査結果	
-	陰性
+	陽性

※検査溶液が流れにくい場合があります。
※1 高濃度に含まれる場合、検査結果が陰性となる場合がありますので、ご注意ください。
ナノトラップPro II の取扱説明書に従い〔加熱抽出法〕で抽出し、検査をしました（増粘多糖類、昆布（日高）を除く）。

これらの検査結果はキットのロット番号の違い、検体の品種・産地により変動する可能性があります。