

超高感度“PLUS”マウスインスリン測定キット

プレート洗浄方法について

(株)森永生科学研究所

効果的なプレート洗浄を行うことにより、より精度の高い測定結果が得られます。
以下の注意事項を参考にしてください。

【プレート洗浄時の注意点】

- 洗浄は出来る限り素早く行い、ウェルが乾かないようにしてください。
- 洗浄液の分注に8連ピペッターで緩やかに吐出する方法では十分な洗浄効果が得られない場合があります。
洗浄液を分注する場合、弊社ホームページの「便利な機器紹介」(<http://www.miobs.com/introduction/index.html>)でご紹介しているELISA 洗浄用ディスペンサーのご使用をお勧めいたします。
- ウェルに洗浄液を分注する際は、チップ等の吐出口の先をウェルの壁面につけて勢いよく吐出してください。
- デカントで溶液を捨てる場合、ウェル内の溶液を取り除いたら、その都度ペーパータオルの上でプレートを叩いて完全に溶液を取り除いてください。ペーパータオルは濡れたら交換してください。
- 洗浄機使用の場合は、全ての洗浄が終了したときにペーパータオルの上でプレートを叩いて、完全に溶液を取り除いてください。
- プレートの裏面が洗浄液等で汚れた場合は、速やかに拭き取ってください。

以上