

ナノトラップ®Pro II えび・かに 食品反応性データ

2023年2月 作成

ロット番号:PR001～

ジャンル	対象食品	検査結果
穀類	上新粉	-
	うるち米	-
	発芽玄米	-
	もち米	-
	そば	-
	ひえ	-
	あわ	-
	きび	-
	小麦粉	-
	ライ麦	-
	大麦	-
	大麦麦芽	-
	オーツ麦	-
	はと麦	-※2
	とうもろこし	-
	とうもろこし(乾燥)	-
	アマランサス	-
	キヌア	-
芋類・ 澱粉類	サゴヤシ粉	-
	山芋	-
	ばれいしょでんぷん	-
豆類	大豆	-
	小豆	-
	大正金時	-
	虎豆	-
	そらまめ	-

ジャンル	対象食品	検査結果
種実類	落花生	-
	アーモンド(ロースト)	-
	カシューナッツ(ロースト)	-
	マカダミアナッツ(ロースト)	-
	ピスタチオ(ロースト)	-
	クルミ(ロースト)	-
	ペカンナッツ(ロースト)	-
	いりごま(白)	-
	いりごま(黒)	-
魚介類	鮭	-
	鯖	-
	イカ	-
	タコ	-
	ブラックタイガー(加熱)	+ ※1
	ズワイガニ(加熱)	+
	ホタテ貝柱	-
	たらこ	-
	いくら	-
肉類	牛肉	-
	鶏肉	-
	豚肉	-
卵類	鶏卵	-
	鶏卵(加熱)	-
	乾燥全卵	-
乳製品類	牛乳	-
	スキムミルク	-
野菜類	トマト	-
	タマネギ	-
	ほうれん草	-
きのこ	マッシュルーム	-

ジャンル	対象食品	検査結果
果実類	オレンジ	-
	キウイ	-
	リンゴ	-
	もも	-
	バナナ	-
	ココナッツミルク	-
コーヒー・ ココア・茶	コーヒー豆	-
	ココアパウダー	-
海藻類	緑茶	-
	焼きのり	-
	ひじき(茹で)	-
	わかめ(生)	-
	昆布(日高) 200倍抽出	-
香辛料類	クミン	-
	ポピーシード	-
	ブラックペッパー	-
	ホワイトペッパー	-
	赤とうがらし	-
	しょうが	-
	シナモン	-
	コリアンダー	-
	うこん	-
増粘多糖類	ローメトキシルペクチン 50倍抽出	-
	グアーガム1000倍抽出	-
その他	ゼラチン	-

検査結果	
-	陰性
+	陽性

※1 高濃度含まれる場合、検査結果が陰性となる場合がありますので、ご注意ください。

※2 検査溶液が流れにくい場合があります。

ナノトラップPro II の取扱説明書に従い〔推奨抽出法〕で抽出し、検査をしました(増粘多糖類、昆布(日高)を除く)。

これらの検査結果はキットのロット番号の違い、検体の品種・産地により変動する可能性があります。