



2023年2月 第3版

研究用試薬

特定原材料検査用精度管理試料

QCマテリアル卵	(Cat.# M2601)
QCマテリアル牛乳	(Cat.# M2602)
QCマテリアル小麦	(Cat.# M2603)

共通取扱説明書

【お願い】

使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように保管してください。

株式会社森永生科学研究所

横浜市鶴見区下末吉2-1-1 〒230-8504

URL: <https://www.miobs.com> E-MAIL: info_miobs@morinaga.co.jp

I. 使用目的

QCマテリアルは、一定量の特定原材料を含むモデル加工食品です。特定原材料検査の技能評価や内部精度管理などの用途でご使用いただけます。

II. 仕様

1. 本品は多糖類と酒粕を主体とした粉末状の試料です。
2. 均質性に優れています。(ISO13528を参考にした方法で均質性を確認しています。)
3. 本品のモリナガFASPEKエライザⅡによる測定値は、当社HP(<https://www.miobs.com>)をご参照ください。

III. ラインアップ

品名
QCマテリアル卵 (Cat.# M2601)
QCマテリアル牛乳 (Cat.# M2602)
QCマテリアル小麦 (Cat.# M2603)

IV. 構成、包装単位

内容	容量	数量
QCマテリアル(分包)	約1.3g	5 包
取扱説明書		1 部

V. 使用上の注意事項

1. 開封後の分包は速やかに使用してください。
2. 試料の飛散に注意してください。

VI. 使用方法

1. 分包は使用前に室温(20～30℃)に戻してください。
2. 1gを秤量し、検査室で日常行っている試験法で測定、評価してください。

VII. 保存条件と有効期限

1. 2～8℃で直射日光の当たらない場所に保管してください。
2. 有効期限(未開封)は外袋のラベルに記載してあります。

VIII. 保証

1. 本品を使用して得られた結果の評価および利用は、お客様の責任と判断において行ってください。
2. 検査結果を利用し、その結果生じた損害および損失については、当社は一切責任を負いません。
3. 万一、製品に品質上の瑕疵があると当社が判断した場合は、新しい製品とお取替えいたします。