



モリナガ甲殻類キットⅡ (旧 甲殻類キットⅡ「マルハニチロ」)

2026年3月 作成

各種甲殻類の反応性

旧 甲殻類キットⅡ「マルハニチロ」の食品反応性データを使用しています

甲殻類	反応性(%)
十脚目	
ブラックタイガー	100
ホッコクアカエビ	88
イセエビ	65
キューバロブスター	110
タラバガニ	51
ガザミ	47
その他の甲殻類	
シヤコ	1.8
オキアミ	< 0.1
アミ	< 0.1
フジツボ	< 0.1
カメノテ	< 0.1
ワレカラ	< 0.1
ヨコエビ	< 0.1

測定条件

各甲殻類の可食部を20倍量の抽出液で抽出、得られた抽出液を階段希釈しました。得られた希釈曲線から RC_{50} を求め、(ブラックタイガーの RC_{50} / 各甲殻類の RC_{50} の百分率)より各甲殻類における反応性を算出しました。これらの測定結果はキットの製造番号、検体の品種・産地により変動する可能性があります。